


Poly 结构或重复序列

峰图类型简述：序列中含有 Poly 结构或重复序列，导致非特异性套峰或中断。

峰图实例：

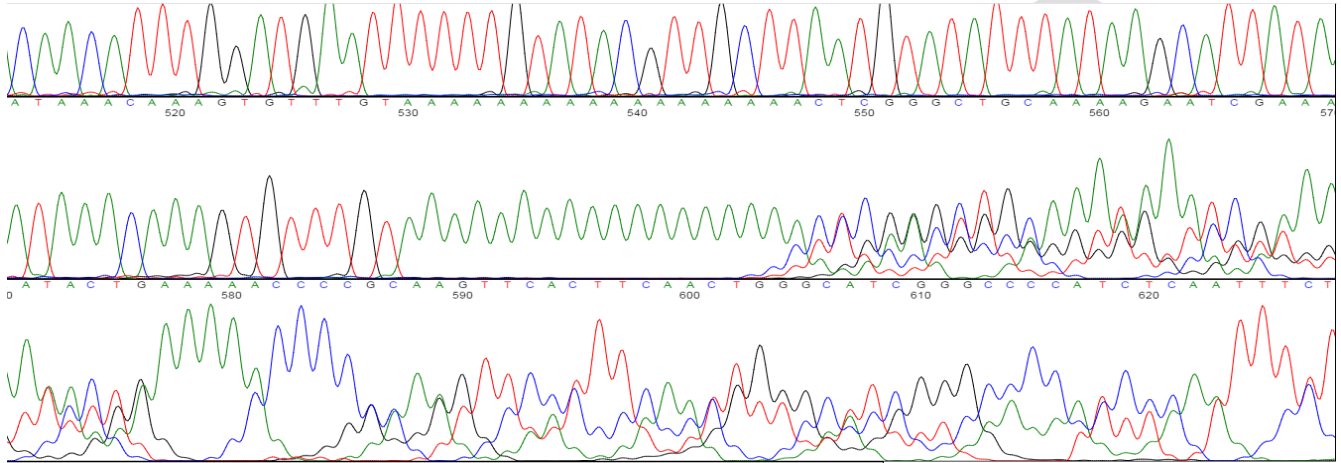

可能的原因	解决方案（建议）
Poly 或重复序列会导致酶的滑动，产生非特异性套峰，也会导致测序直接中断	从另一方向测序
	若您的目的就是测出重复序列，只能建议您更换测序方法
	短的 PCR 片段中，重复序列的问题尤为突出，可以将片段克隆到载体上增加测序长度以降低酶滑动的几率
	用锚定引物结合重复序列及其后的序列，但此方法也无法确定重复次数

CONFIDENTIAL